

# Absaugsysteme FAS - F

# HTA-BioTec

Made in Germany

## Sicheres Absaugen:

Die Vakuum-Flüssigkeits-Absaugsysteme von HTA-BioTec dienen zum sicheren Absaugen und Entsorgen von Flüssigkeitsüberständen bei z.B. Kulturschalen, -flaschen, -röhrchen usw.

Sämtliche mit dem Medium in Berührung kommende Teile können autoklaviert werden.

Die Flasche - 2 Liter oder 4 Liter Inhalt - besteht aus dickwandigem, bruchsicheren Polypropylen und ist autoklavierbar.

Der weithalsige Schraubverschluss der Flasche besitzt 2 Schnellverschluss-Kupplungen, die sich automatisch schließen, wenn die Schlauchverbindungen gelöst werden. Die gefüllte Flasche ist somit dicht verschlossen und kann gefahrlos zum Entsorgen transportiert werden.

Ein serienmäßiger Belüftungseinsatz sorgt beim Autoklavieren für den notwendigen Druckausgleich.

Ein Sicherheitsfilter zwischen Auffangflasche und Vakuumpumpe schützt die Vakuumpumpe und die Umgebung.

3 m Silikonschlauch erlauben es, dass das Absaugsystem außerhalb der Reinen Werkbank platziert werden kann und die Arbeitsfläche nicht verkleinert wird.



## Die Absaugsysteme FOUNDATION:

Diese einfachen Systeme ohne Vakuumpumpe sind geeignet, um an eine vorhandene Vakuumquelle angeschlossen zu werden.

Der optionale Handgriff hat bei diesen Systemen keine Abschalfunktion, er kann verschiedene Absauginstrumente aufnehmen, und es kann die Absauggeschwindigkeit mechanisch reguliert werden.

### Bestelldaten:

Art.-Nr.	Artikel
FAS - F2	Flüssigkeits-Absaugsystem FOUNDATION, mit 2 l Flasche ohne Vakuumpumpe
FAS - F4	Flüssigkeits-Absaugsystem FOUNDATION, mit 4 l Flasche ohne Vakuumpumpe

HTA-BioTec

Ritterstieg 1a, DE-37120 Bovenden

Telefon: +49 (0) 55 94 - 9 31 52 / Fax: +49 (0) 55 94 - 9 31 51

E-mail: [info@hta-biotec.de](mailto:info@hta-biotec.de) / Website: [www.hta-biotec.de](http://www.hta-biotec.de)